



**AGIMATIC - HS**  
**AGIMATIC - HL**

**7001005**  
**7001006**

**AGITADORES MAGNÉTICOS POTENTES**  
**POWERFUL MAGNETIC STIRRERS**

## ÍNDICE

INFORMACIÓN GENERAL .....	3
LISTA DE EMBALAJE .....	3
ACCESORIOS .....	4
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA .....	4
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO .....	4
INSTALACIÓN .....	5
OPERACIÓN .....	5
MANTENIMIENTO .....	6
RECAMBIOS .....	6
GARANTÍA .....	6
Información a los clientes .....	6

## INDEX

GENERAL INFORMATION .....	8
PACKING LIST .....	8
ACCESSORIES .....	9
TECHNICAL FEATURES .....	9
EQUIPMENT DESCRIPTION .....	9
INSTALLATION .....	10
OPERATION .....	10
MAINTENANCE .....	11
SPARE PARTS .....	11
GUARANTEE .....	11
Notice to customers .....	11



## INFORMACIÓN GENERAL

- 1) Manipular el paquete con cuidado. Desembalarlo y comprobar que el contenido coincide con lo indicado en el apartado de la "Lista de embalaje". Si se observa algún componente dañado o la ausencia de alguno, avisar rápidamente al distribuidor.
- 2) No instalar ni utilizar el equipo sin leer, previamente, este manual de instrucciones.
- 3) Estas instrucciones forman parte inseparable del equipo y deben estar disponibles para todos los usuarios del equipo.
- 4) Cualquier duda puede ser aclarada contactando con el servicio técnico de J.P. SELECTA, s.a.u.
- 5) **¡ATENCIÓN! NO SE ADMITIRÁ NINGUNA MÁQUINA PARA REPARAR QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIA Y DESINFECTADA.**
- 6) Toda modificación, eliminación o falta de mantenimiento de cualquier dispositivo de la máquina, transgrede la directiva de utilización 2009/104/CE y el fabricante no se hace responsable de los daños que pudieran derivarse.
- 7) No utilizar el equipo con fluidos que puedan desprender vapores o formar mezclas explosivas o inflamables.

## LISTA DE EMBALAJE

El equipo estándar consta de los siguientes componentes:

Pieza	Código	Cantidad
AGIMATIC - HS	7001005	1
Imán	1001063	1
AGIMATIC - HL	7001006	1
Imán	1001064	1
Manual de instrucciones	80109	1

## ACCESORIOS

### IMANES PARA AGITADOR MAGNÉTICO

#### Código Dimensiones

1000009	6Ø x 10mm
1000012	4Ø x 12mm
1000019	7Ø x 20mm
1000032	8Ø x 32mm
1000039	8Ø x 40mm
1000045	10Ø x 45mm
1001061*	12Ø x 75mm
1001062*	16Ø x 102mm
1001063*	16Ø x 127mm
1001064*	19Ø x 150mm

\*Para gran volumen, con pivote de giro desplazable.

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Tensión de alimentación 115-230V 50/60 Hz según se indique en la placa de características de la máquina.

AGITADOR	Código	Rango de velocidades	Potencia de agitación	Medidas exteriores cm			Consumo	Peso
				Alto	Ancho	Fondo		
AGIMATIC - HS	7001005	50 - 980 r.p.m.	Hasta 25 litros	12	28	34	100 W	8 Kg
AGIMATIC - HL	7001006		Hasta 60 litros	14	44	38	190 W	12 Kg

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Agitadores para volúmenes de 25 o 60 litros de líquidos de baja viscosidad, dependiendo del modelo.

Con regulación electrónica de la velocidad. Par constante independiente de la viscosidad del líquido.

## INSTALACIÓN

Colocar el agitador sobre una superficie plana, horizontal y nivelada, procurando dejar un espacio libre de 10 cm. por la parte posterior y por los laterales del equipo.

### ¡ATENCIÓN! IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD



Asegúrese que el equipo se conecta a una tensión de red que coincide con la indicada en la placa de características.


No utilice el equipo sin estar conectada la toma de tierra.

Si cambia la clavija de enchufe, tenga en cuenta lo siguiente:

Cable azul: Neutro.  
Cable marrón: Fase.  
Cable amarillo/verde: Tierra.

## OPERACIÓN

### PANEL DE MANDOS:

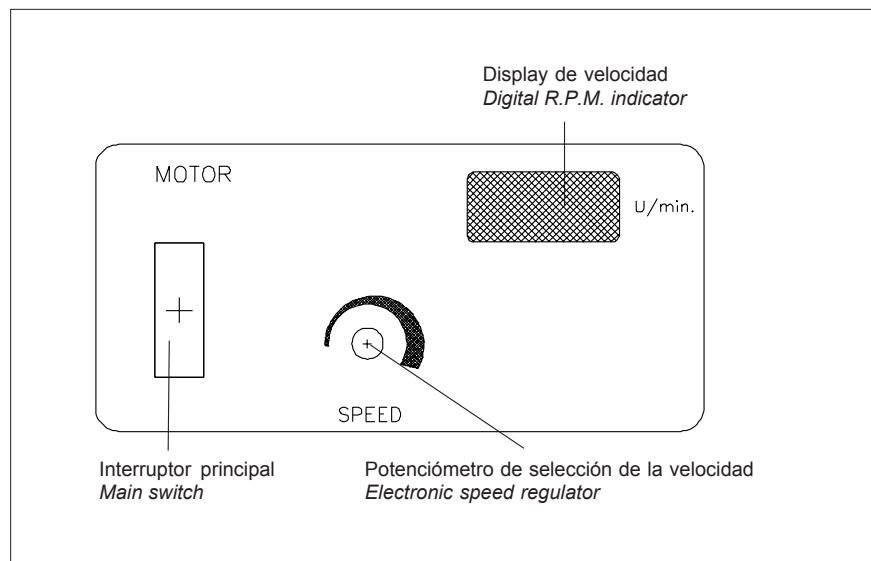

- Situar el recipiente con el imán adecuado en el centro de la encimera del agitador.
- Poner el potenciómetro de regulación de velocidad al mínimo (tope sentido antihorario).
- Poner el interruptor principal en posición ON.
- Girar progresivamente el potenciómetro de regulación de velocidad en sentido horario hasta la velocidad requerida.



## MANTENIMIENTO

Antes de quitar la tapa del agitador para manipular en su interior, desconecte la toma de red.

La manipulación de los circuitos electrónicos internos del agitador por personal no autorizado puede provocar daños de difícil reparación. Asegúrese de llevar el equipo a uno de los servicios técnicos autorizados por J.P. SELECTA, s.a.u.

## RECAMBIOS

Para garantizar la seguridad del equipo, los recambios deben adquirirse a J.P.SELECTA, s.a.u.

Descripción	Código
Circuito control	38528
Circuito tacómetro	29013
Motor	24068

## GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de un año. La garantía no cubre los daños causados por un uso indebido o por causas ajenas a J.P. SELECTA, s.a.u.

Cualquier manipulación del equipo por personal no autorizado por J.P. SELECTA, s.a.u. anula automáticamente los beneficios de la garantía.

### Aviso a los clientes:



El producto se compone de varios componentes y diversos materiales que deben reciclarse o, en su defecto, depositarse en los sitios correspondientes de eliminación de escombros cuando la vida del producto se ha completado o cuando, de lo contrario, es necesario desecharlo. Para ello, el usuario final que adquiere el producto debe conocer la normativa vigente de cada municipio y / o localidad en función de los residuos eléctricos y electrónicos. El usuario que adquiere este producto debe conocer y ser responsable de los posibles efectos de los componentes sobre el medio ambiente y la salud humana como resultado de la presencia de sustancias peligrosas. Nunca coloque el producto en un contenedor convencional de alcance ciudadano si es un desmantelamiento previo y conocimiento de los componentes que incorpora. Si no conoce el procedimiento a seguir, consulte con el ayuntamiento de su ciudad para obtener más información.

# ENGLISH VERSION



## GENERAL INFORMATION

- 1) Handle the parcel with care. Unpack and check that the contents coincide with the packing-list. If any part is damaged or missing, please advise the distributor immediately.
- 2) Do not install or use the equipment without reading this handbook before.
- 3) This handbook must always be attached to the equipment and it must be available for all users.
- 4) If you have any doubts or enquiries, please contact with your supplier or J.P. Selecta's technical service.
- 5) **IMPORTANT! J.P. SELECTA WILL NOT ACCEPT ANY EQUIPMENT TO BE REPAIRED IF IT IS NOT DULY CLEANED.**
- 6) If any modification, elimination or lacking in maintenance of any device of the equipment by the user transgress the directive 2009/104/CE , the manufacturer is not responsible for the damage that can occur.
- 7) Do not use the equipment with liquids which can give off vapours capable of making explosive mixtures.

## PACKING LIST

The standard equipment consist of the following components:

Piece	Code	Quantity
AGIMATIC - HS	7001005	1
Magnet	1001063	1
AGIMATIC - HL	7001006	1
Magnet	1001064	1
Instructions manual	80109	1



## ACCESSORIES

### MAGNETIC STIRRING BARS

Code	Dimensions
1000009	6Ø x 10mm
1000012	4Ø x 12mm
1000019	7Ø x 20mm
1000032	8Ø x 32mm
1000039	8Ø x 40mm
1000045	10Ø x 45mm
1001061*	12Ø x 75mm
1001062*	16Ø x 102mm
1001063*	16Ø x 127mm
1001064*	19Ø x 150mm

\*For big volumes, with a movable pivot ring.

## TECHNICAL FEATURES

Voltage supply 115-230V 50/60 Hz according to the characteristics plate indications.

MAGNETIC STIRRER	Code	Speed regulation	Stirring power	Overall dimensions cm			Consump.	Weight
				Height	Length	Width		
AGIMATIC - HS	7001005	50 - 980 r.p.m.	Up to 25 litres	12	28	34	100 W	8 Kg
AGIMATIC - HL	7001006		Up to 60 litres	14	44	38	190 W	12 Kg

## EQUIPMENT DESCRIPTION

Magnetic stirrers for volumes from 25 up to 60 litres of low viscosity, depending on model.

With electronic speed regulation and constant torque which is maintained regardless of fluid's viscosity.

## INSTALLATION

Place the apparatus on a flat horizontal, level surface, leaving a space at the back and sides of the apparatus of about 10cm.

### **CAUTION!!! IMPORTANT FOR YOUR SAFETY**



Be sure that the voltage supply is the same as the one indicated on the characteristic plate of the apparatus.


Do not use the apparatus if it is NOT earthed.

If you have to change the plug bear in mind the following:

**Blue cable: Neutral.**  
**Brown cable: Phase.**  
**Yellow/green cable: Earth.**

## OPERATION

### CONTROL PANEL:

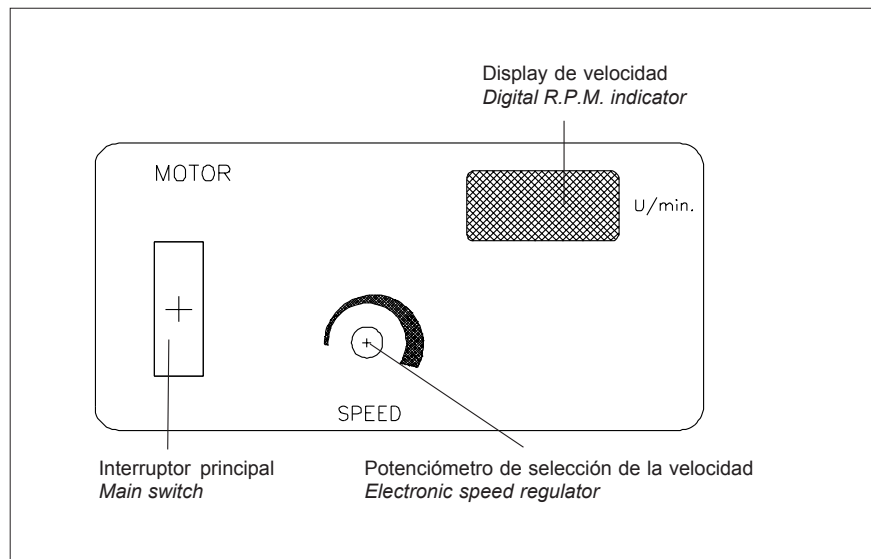

- Place the recipe with the adequate magnet in the middle of the top plate.
- Turn the speed regulator at minimum power (anticlockwise).
- Press the main switch in the ON position.
- Turn slowly the speed regulator clockwise until the desired speed.



## MAINTENANCE

Before removing the cover, disconnect the equipment from the mains.

The manipulation of the internal electronic circuits of the equipment by unauthorized personnel can cause irreparable damage. Take it to one of the J.P.SELECTA's authorized technical services.

## SPARE PARTS

To guarantee the safety of the equipment, the spare parts must be purchased from J.P.SELECTA, s.a.u.

Description	Code
Control P.C.B.	38528
Tachometer P.C.B.	29013
Motor	24068

## GUARANTEE

This product is guaranteed for one year. The guarantee does not cover damages caused by incorrect use or causes beyond the control of J.P. SELECTA, s.a.u.

Any manipulation of the equipment by unauthorized personnel by J.P. SELECTA, s.a.u. cancels the guarantee automatically.

### Notice to customers:



The product is made up of various components and various materials that must be recycled or, failing that, deposited in the corresponding debris removal sites when the product's life has been completed or when otherwise it is necessary to dispose of it. To do this, the end user who acquires the product must know the current regulations of each municipality and / or locality based on the waste electrical and electronic equipment. The user who acquires this product must be aware of and responsible for the potential effects of the components on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances. Never place the product in a conventional container of citizen scope if a previous dismantling and knowledge of the components that incorporates. If you do not know the procedure to follow, consult with the city council for more information.

