

3000835

Floculador portátil

PORTABLE FLOCCULATOR



Indice

1. Especificación	3
2. Instalación.....	3
3. Partes del equipo.....	3
4. Funcionamiento.....	3

Index

1. Specifications.....	4
2. Instalation.....	4
3. Parts	4
4. Operation.....	4

1. Especificación

Modelo:	3000835
RPM:	60...200
Tiempo:	de 1 minuto a 24h ó funcionamiento continuo (TIME=0)
Alimentación:	110-230VAC 50/60Hz 20W
	12VAC 20W (toma mechero automovil)

2. Instalación

Situar en una superficie plana y nivelada.

Dejar unos 30cm libres alrededor del equipo para permitir la manipulación de los vasos.

Utilizar, preferentemente, un vaso de precipitado de 500ml de forma baja, Ø110 x 145 mm.

3. Partes del equipo



4. Funcionamiento

Pantalla de inicio:



Establecer la velocidad (rpm):



Aceptar con



Establecer el tiempo (hh:mm:ss):
00-00 para funcionamiento continuo



Aceptar con



Establecer el idioma (ESP, ENG, FRA)



Aceptar con



Iniciar operación



Finalizar operación



(Vuelve a la pantalla de inicio)

Pitido de alarma por exceso de viscosidad.

1. Especifications

Model:	3000835
RPM	60...200
Time:	From 1 minute to 24h or continuous operation (TIME=0)
Power:	110-230VAC 50/60Hz 20W
	12VAC 20W (car cigarette lighter outlet)


2. Instalation

Place on a flat, level surface.

Leave about 30cm free around the equipment to allow manipulation of the vessels.

Use preferably 500ml beakers, low form, Ø110 x 145 mm.

3. Parts

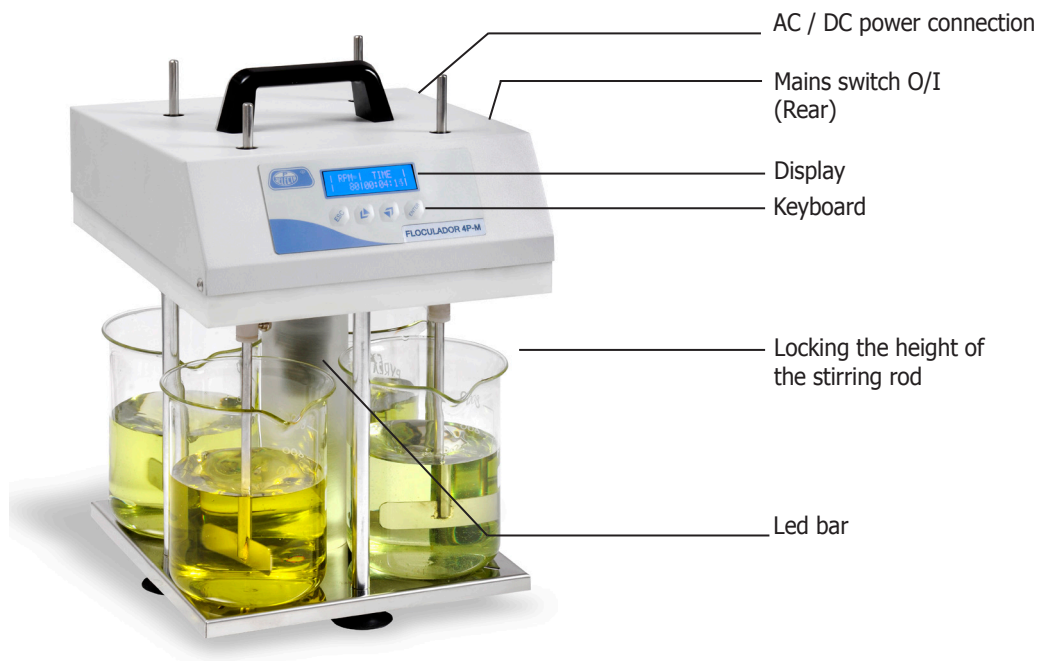

4. Operation

Initial screen:

Set speed (rpm): Entry value

Set time (hh:mm:ss): Entry value
 00-00 for continuous operation

Set language (ESP, ENG, FRA) Entry value

Start operation

Stop operation (Returns to initial screen)

Alarm sounds if viscosity is too high.